

# Інструкція зі встановлення програми Biocheck Image Softwear BIS 3.7.10



BIS3\_Install\_3\_7\_10A.zip

1. Для встановлення програми завантажте архів із інтернет-сторінки [www.biocheck.com.ua](http://www.biocheck.com.ua) або із CD (додається) на свій персональний комп'ютер




2. Відкрити архів. Запустити файл , слідувати за підказками (натиснути Instal, натиснути Finish) завершити встановлення програми.

3. Програма встановлена. На «Робочому столі» Ви знайдете ярлик для запуску програми



Biocheck Image Software.lnk

4. Для того щоб встановити українську мову запустіть програму та у вікні, що з'явилося, виберіть українську мову.

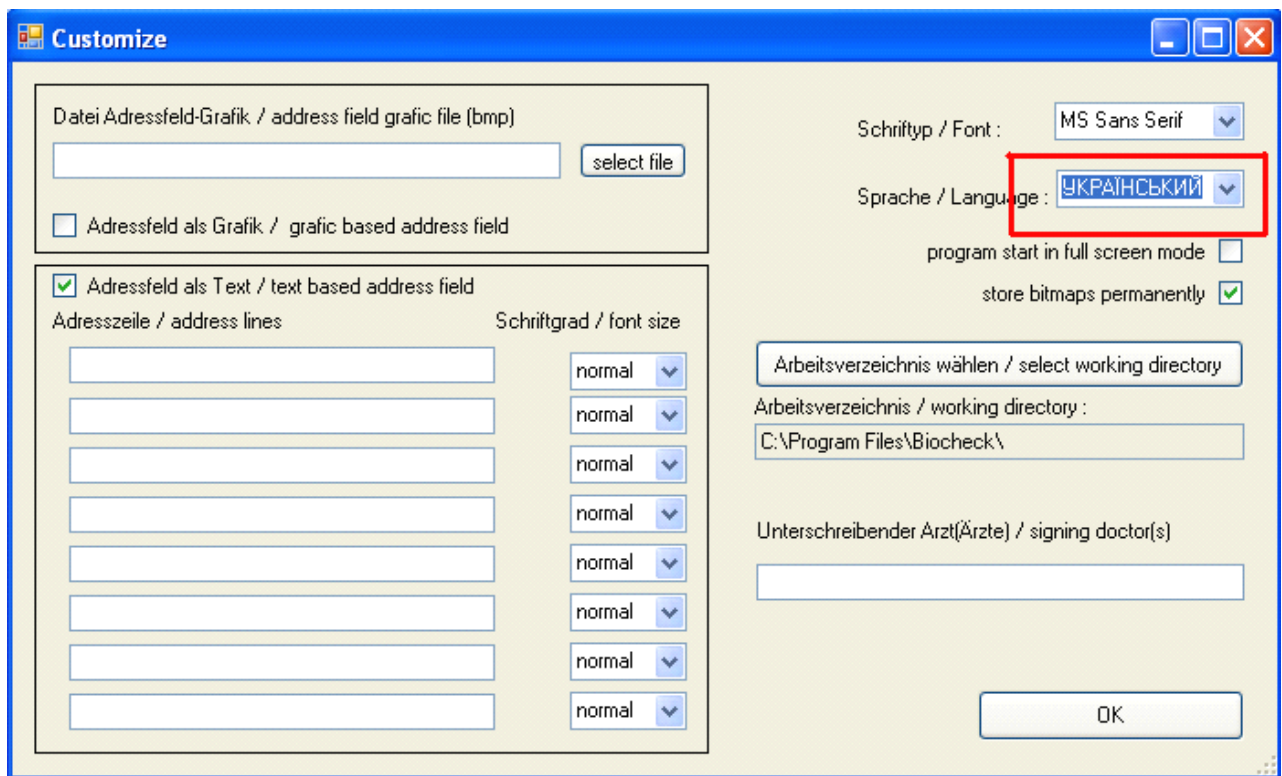

Натисніть ОК. Ще раз запустіть програму. Програма готова для роботи



5. У випадку, якщо при запуску файла Biocheck.exe з'являється повідомлення про помилку «error number 0x800C0133», Вам необхідно додатково встановити програму .NET.Framework2 (ви знайдете її на CD).

6. Слідуйте підказкам та дочекайтесь встановлення програми .NET.Framework2



7. Ще раз запустіть програму Biocheck.exe . Програма готова для роботи.